

NEOGEN presenta:

AccuPoint[®] Advanced Next Generation

Sistema Integral de Monitoreo de Saneamiento



La Siguierte Generación en Verificación de Saneamiento

El nuevo AccuPoint® Advanced Next Generation (NG) de NEOGEN® es un sistema integral de monitoreo de sanitación que comprende un instrumento manual, innovadores tórnulas y software de gestión de datos, diseñado para verificar sus procesos de limpieza mediante la medición de Trifosfato de Adenosina (ATP). Después de la limpieza de su ambiente, la medición de la cantidad de ATP presente en una superficie o en líquidos, le permite verificar que sus procesos de limpieza hayan sido efectivos.

La conciencia global de sanitación va en aumento y continuará durante las generaciones por venir. Ya sea que usted pertenezca a la industria de seguridad alimentaria, a la industria de atención a la salud, al comercio minoritario, o a cualquier otra industria – la lista es interminable – la meta es la misma para todos: mantener su ambiente y a sus clientes seguros.

Para los procesadores de alimentos, verificar la limpieza ambiental es vital para el proceso de producción. Independientemente de si su Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) está en sus primeras etapas de desarrollo o está cumpliendo su décimo aniversario, AccuPoint Advanced NG puede hacer visible lo invisible. Contar con un conjunto de datos robusto, consistente y documentado sobre la efectividad de las sanitaciones, es crítico para diversos programas prerrequisito, puntos de control críticos, o controles preventivos. AccuPoint Advanced NG también es ideal en el marco de atención a la salud, reduciendo el riesgo de infecciones transmitidas por el ambiente. Al verificar sus procedimientos de sanitación, usted podrá tener confianza en la limpieza de sus medioambientes para el cuidado de la salud, mientras que a la vez disminuye la posibilidad de un brote de Infecciones Nosocomiales (IN).

¿Qué es el ATP?

El ATP (siglas en inglés de Trifosfato de Adenosina) es una molécula que almacena y transfiere energía en casi todos los organismos vivos de la Tierra – incluyéndolo usted. Aprovechando esta ciencia, nuestro instrumento AccuPoint Advanced NG mide la cantidad de ATP presente mediante el uso de Unidades Relativas de Luz (URL). Los umbrales de URL se basan en criterios establecidos para reflejar prácticas de limpieza efectivas y se pueden elevar o disminuir según sus necesidades. Al verificar la efectividad de su sanitación, cuanto menos ATP sea detectado, mejor.

Probar su medioambiente con nuestro sistema le permite detectar con exactitud cualquier pequeña cantidad de ATP residual, incluso cuando la superficie se encuentre visiblemente limpia, lo cual le brindará confianza en su verificación de saneamiento.



Un Sistema Integral de Monitoreo de Saneamiento

El Instrumento

Cuando empiece a verificar la limpieza, dependerá de instrumentos robustos y confiables para realizar el trabajo. El nuevo instrumento AccuPoint Advanced NG tiene un diseño ergonómico con nuevas características de pantalla táctil amigables con el usuario, que funcionan incluso cuando éste usa guantes. Además, el instrumento cuenta con bordes con goma que ofrecen una mayor durabilidad y minimizan el desgaste del instrumento con el tiempo.

Transferir datos y planes en el sitio nunca ha sido fácil. El instrumento AccuPoint Advanced NG permite una fácil y rápida carga de datos con una gama de opciones de conectividad para adecuarse a usted – incluyendo capacidad de WiFi – lo cual elimina la necesidad de un cable. Si tiene cualquier duda, nuestro personal de Servicios Técnicos estará listo para ayudarle. Con muchos años de experiencia, estamos preparados para ayudarle en cada etapa, desde responder preguntas de principiante, hasta proporcionar certificados de capacitación para auditores.

AccuPoint Advanced NG cumple con las normas de verificación de limpieza de la industria.


- Robusto – entrega resultados con rapidez, pesos precisos, resultados marginales o fallos
- Portátil – fácil de usar y cómodo de manipular
- Resistente – mayor durabilidad con bordes forrados de goma para protección en campo

El instrumento AccuPoint Advanced NG ha recibido la aprobación PTM de la AOAC, que consta de una verificación externa realizada por los más calificados expertos de la industria, quienes revisaron de manera sumamente estricta que nuestro sistema produzca datos consistentes y confiables para evaluar la efectividad del programa de sanitación.


Las tórculas

El sistema AccuPoint Advanced NG realiza la verificación de la limpieza de manera simple y fácil con sus novedosas e incomparables tórculas. La novedosa cabeza plana de la tórcula produce un contacto más significativo con la superficie, recuperando más ATP a la vez que rompe las biopelículas y expone bacterias que de otro modo son difíciles de detectar.

La prueba de ATP en áreas estrechas puede resultar un dolor de cabeza y en ocasiones podría ser pasada por alto. Ya no comprometa la realización de pruebas de espacios pequeños. Con el acceso de la tórcula AccuPoint Advanced usted podrá maniobrar en áreas difíciles de alcanzar, como todo un profesional. El sistema está mejorado con un tercer tipo de tórcula – nuestro muestreador de agua – para usarse con muestras líquidas. Así pues, ya sea que usted esté probando muestras de superficies o de líquidos, podrá confiar en los resultados que recibirá.

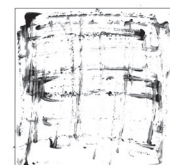

Patrón tradicional de muestreo

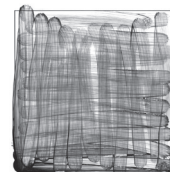

Patrón de muestreo AccuPoint

Nuestro Software

No sólo recibe datos; los maneja. El AccuPoint Advanced NG no únicamente se trata del instrumento y las fórmulas; usted también tendrá acceso a nuestra galería de software para manejar de manera efectiva sus datos.

Software de apoyo para usted:

- Crea múltiples planes de pruebas de rutina
- Recopila los resultados para propósitos de auditoría
- Recibe recomendaciones basadas en las áreas problema

Software Administrador de Datos

El software administrador de datos es estándar y es una herramienta precisa para rastrear y determinar tendencias con el tiempo. Diseñamos el software para facilitar el manejo de sus planes de pruebas y de este modo ahorrarle tiempo y esfuerzo, mientras que a la vez le permite crear un registro digital de sus procedimientos de prueba y le proporciona al instante la información requerida para las auditorías.

Característica	Descripción de la Característica	Beneficios
Información sobre la difusión	Informe automático de cualquiera de los reportes en el tablero.	Reducción del tiempo frente a excel para expertos en seguridad de alimentos.
Por ciento de cobertura para pruebas	Detalla cuántos de los sitios de prueba están siendo probados en un período dado.	Profundiza en el desempeño y en la norma para prueba de ATP.
Comparación de los resultados de ATP de todas las instalaciones	Índices de falla, por instalaciones o por lugar.	Recursos enfocados para mejorar y mantener los equipos de sanitación.
Reporte de excepciones	Se generan reportes configurables cuando se alcanza un umbral; es decir, una tasa de fallas del 5% en unas instalaciones (en una Planta) puede generar un reporte con base en un tablero y un umbral.	Administra por excepciones y deja que los datos hagan el trabajo por usted, en vez de buscar constantemente problemas, crea un sistema que solicita su atención sólo cuando es necesario.

Para Completar su PMA

NEOGEN es líder mundial en seguridad de alimentos y proporciona una amplia gama de soluciones de PMA integrales y compatibles. Entre ellas se incluyen:

- Listeria Right Now™
- Reveal® pruebas de flujo lateral para alérgenos

Socio Confiable en Saneamiento

NEOGEN ha sido líder mundial en seguridad alimentaria y animal desde 1982 y desde nuestros inicios, nuestros expertos han adquirido más de 28 años de experiencia dando servicio a clientes como usted. Con un soporte global, estamos disponibles para ayudarle siempre que lo necesite.



Seminarios Web y Talleres

A lo largo del año realizamos varios seminarios web y talleres a nivel mundial, para ir un paso más allá y brindarle demostraciones de soluciones, conocimiento de nuestros expertos, y soporte para su empresa. Encuentre más e ingrese en línea a nuestro periódico, para permanecer actualizado respecto a eventos futuros.

Nuestra prioridad es que sabemos que su trabajo es importante y estamos orgullosos de apoyarlo en cada paso. Contáctenos de día o de noche y formule sus preguntas o exprese sus preocupaciones, y nuestros equipos de Servicio Técnico y al Cliente estarán gustosos de ayudarle.

¿Qué se incluye en el kit AccuPoint Advanced NG?

Parte No.	Descripción
9904A, 9904E, 9904P	Instrumento de monitoreo de sanitación AccuPoint Advanced NG
9617-USB2	USB conteniendo la guía del usuario y el Software Administrador de Datos AccuPoint Advanced
9918	USB de datos y cable de energía
1232-2	Guía de referencia rápida
9916	Estuche con tira para hombro y sujeción para el muestreador
9919	Cargador de pared*
9919E	Placa frontal del cargador de pared – GB y EUA
9919A	Placa frontal del cargador de pared – EUA y Brasil
9919P	Placa frontal del cargador de pared – Australia, China, India y Japón

Accesorios y artículos disponibles a la venta:

Parte No.	Descripción
9905	Tómulas de superficies AccuPoint Advanced ATP (100 pz)
9906	Tómulas de agua AccuPoint Advanced ATP (100 pz)
9907	Tómulas de acceso AccuPoint Advanced ATP (100 pz)
9619	Kit de estándares de ATP
9611	Extensor de Tómulas AccuPoint
9612-2	Hisopos de limpieza AccuPoint NG (5 hisopos)
9912	Kit de eControl AccuPoint Advanced NG
9916	Estuche con tira para hombro y sujetador para Tómulas
9918	Cable USB de transferencia de datos y de energía
9919	Cargador de pared
9919E	Placa frontal del cargador de pared – GB y EUA
9919A	Placa frontal del cargador de pared – EUA y Brasil
9919P	Placa frontal del cargador de pared – Australia, China, India y Japón

*Nota: Consulta precios y disponibilidad con un asesor NEOGEN.



Oficinas Centrales:

800-234-5333 or 517-372-9200
 foodsafety@NEOGEN.com
 foodsafety.NEOGEN.com

Brasil:

+55 19 3935 3727
 InfoBR@NEOGEN.com
 NEOGEN.com

Chile:

+56 22 759 31 17
 InfoCL@NEOGEN.com
 NEOGEN.com

Uruguay:

598 26983135
 InfoUY@NEOGEN.com
 NEOGEN.com

México y Centroamérica:

+52 55 5254 8235
 InfoLAC@NEOGEN.com
 NEOGEN.com

Argentina:

54 11 4587-4444 int. 1005
 InfoAR@NEOGEN.com
 NEOGEN.com

